

故障现象	原因分析	排除方法	注意事项
开机后液晶屏无显示	电源未接通	电源是否有电，保险管是否需要更换	更换保险管必须切断电源
液晶屏显示混乱	电磁干扰	切断电源一分钟后重新开机	
洗板或冲洗时无液体	洗液瓶和蒸馏水瓶未连通	连通洗液瓶和蒸馏水瓶，确保瓶内有洗液或蒸馏水	
喷头注液或吸液不畅	喷头或管路内部结晶或者硅胶管老化	喷头可用注射器针头疏通；管路堵塞需更换喷头；硅胶管老化需更换硅胶管。	喷头更换后须进入调整菜单重新调整喷头的位置
喷头倾斜	固定螺母松动或受到撞击弯曲	调整喷头固定螺母；如喷头针出现较明显弯曲，请更换喷头	调整固定螺母或者更换喷头后须进入调整菜单重新调整喷头的位置
仪器噪声变大	导轨缺乏润滑油	在轨道处涂适量医用凡士林	
仪器异常停止工作	电磁干扰	切断电源一分钟后重新开机	
洗板时洗液溢出酶标板	防溢位设置不当	进入调整界面，设置防溢位到酶标孔上表面以上1~2mm	
洗板时喷头未正确进入酶标板微孔	始位、间距参数设置不当	进入调整界面，设置始位、间距参数。	